

# Biocontam-Zero

## Disinfection Solution for Water Bath in CO<sub>2</sub> Incubators

효과적인 항균제(antimicrobial)로 입증된 SolMate™ Biocontam-Zero는 마이코플라스마, 박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 효모에 의한 CO<sub>2</sub> 인큐베이터 수조 내 멸균수의 오염을 방지하고, 멸균 상태를 유지시키는 제품입니다.

### 우수한 항균 성능

- 단계적인 항균 활성에 의한 생물학적 오염 방지
- 2~4주간 멸균 상태 유지

제품 상세 정보



### 광범위한 항균 스펙트럼

- 마이코플라스마, 박테리아, 바이러스, 곰팡이, 효모 등

### 무독성 성분

- 과일 및 향신료에 존재하는 벤조산나트륨 (Sodium benzoate, C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>NaO<sub>2</sub>) 기반
- 무독성, 비부식성, 비휘발성 물질



Biological Industries 사 Aquaguard-1 제품과 동일한 성분의 제품입니다.

### How to Use

1. 보관된 제품을 실온에서 해동합니다.
2. 해동된 제품을 부드럽게 흔들어 섞어줍니다. (개봉 전 용기 외부를 70% 에탄올로 깨끗하게 닦아주세요.)
3. 멸균수에 1:100의 비율로 Biocontam-Zero를 첨가한 후 incubator의 water bath에 사용합니다. (예: 멸균수 1 L에 Biocontam-Zero 10 ml 첨가)

### Ordering Information

Brand	Product	Cat. No.	Size	Conc.	Storage	Price
SolMate™	Biocontam-Zero	SM-B01-010	100 ml	100 X	-20℃	33,000원

Memo

# Biocleaner-S

## for Disinfection Surfaces

SolMate™ Biocleaner-S는 인큐베이터, 실험 장비 및 실험대/작업대 표면에 마이코플라즈마, 박테리아, 바이러스, 효모, 곰팡이 등의 생물학적 오염을 방지하는 제품이며, 스프레이 형태로 제공되어 언제 어디서든 보관과 사용이 편리한 제품입니다.

제품 상세 정보



### Strong Anti-bacterial Effect

- 에탄올 소독제보다 강력한 항균 효과

### Easy to Use

- 스프레이 형태로 제공되어 사용과 보관이 편리함
- 실온에서 보관 가능

### Non-toxic Materials

- 인체에 무해한 성분
- 무독성, 생분해성, 비부식성

### 광범위한 항균 스펙트럼

- 마이코플라즈마, 박테리아, 바이러스, 곰팡이, 효모 등



Biological Industries 사 Pharmacidal™ sprays 제품과 동일한 성분의 제품입니다.

### How to Use

- 작업대, 실험 장비, 인큐베이터 등 소독할 부분을 완전히 적실 정도로 Biocleaner-S를 분사합니다.
- 분사된 용액은 닦아내지 말고 자연 건조합니다.
- 2주에 한 번씩 정기적으로 소독하여 관리합니다.

### Ordering Information

Brand	Product	Cat. No.	Size	Storage	Price
SolMate™	Biocleaner-S	SM-B02-100	1000 ml	실온	180,000원

\* 부가세 별도